

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

MICROMAC PHENOL

MICROMAC PHENOL

Image not found or type unknown

MICROMAC PHENOL - это микропроцессорный промышленный анализатор специально разработанный для автоматического мониторинга содержания летучих фенолов в водных матрицах.

✓ ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Предназначен для промышленного и экологического применений Micromac C обеспечивает высочайший уровень надежности электроники, механики и гидравлических компонентов. Полное разделение электроники от гидравлики, а также простой и эффективный запатентованный метод LFA (анализ замкнутого потока) позволяет легко выполнять обслуживание и обеспечивает долгосрочную надежную работу.

✓ ЛЕГКОСТЬ В УСТАНОВКЕ

Анализатор поставляется подготовленным к пуско-наладке только после длительных и успешных серий заводских испытаний. В комплекте с прибором предусмотрен полный набор запасных частей для запуска. Чтобы приступить к

мониторингу, необходимо лишь подключить подачу реагентов, подачу пробы, дренаж и электропитание

✓ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА

Анализатор автоматически выполняет цикл калибровки с заданным интервалом, после чего сохраняет и проверяет новые показатели оптической плотности. Если новые показатели превышают указанные ограничения - сигнальные контакты закрываются.

✓ ИНТЕРВАЛ ИЗМЕРЕНИЙ

По выбору пользователя; между двумя измерениями анализатор находится в ждущем режиме, не потребляя реагенты.

✓ ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полностью автоматическая работа
- Продолжительная автономность; низкие затраты на обслуживание и эксплуатационные расходы
- Малое потребление реагентов
- Легкость в обращении; для подключения анализатора не требуются специальные навыки
- Электроника и гидравлика отделены друг от друга
- Цифровой интерфейс для локального или удалённого соединения с ПК
- Результаты анализа отображаются сразу после завершения химической реакции, с интервалом в один час

Принцип измерения летучих фенолов и гидравлическая схема

Проба после фильтрации (опция) закачивается и смешивается с 10% раствором фосфорной кислоты и затем продувается сжатым воздухом и поступает в дистиллятор с нагревом до 165-170°C. К конденсату добавляется буферный раствор цианоферрата калия и 4-аминоантипирин в щелочной среде. Образовавшийся окрашенный комплекс измеряется при 505 нм.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Артикул:	NS-MIC-C PHEN / NS-MIC-C PHEN-01
Бренд:	Systea S.p.A
Область применения:	Контроль технологических процессов / Сточная вода / Экологический мониторинг
Принцип измерения:	Колориметрический
Измеряемый параметр:	Фенол

Технические характеристики:	Принцип измерения:	Колориметрический;
	Колориметр:	двулучевой, кремниевый детектор
	Тип измерения:	циклический
	Интервал измерения:	настраиваемый
	Время анализа:	24 минуты
	Диапазон измерения:	0-100/200/500 мкг/л, другие диапазоны по запросу
	Предел обнаружения:	менее 2% от полной шкалы
	Воспроизводимость:	2%
	Выходной сигнал:	4-20 mA
	Входной сигнал:	Анализ, калибровка, цифровые контакты
	Реле:	Предел измерения, Калибровка, события (гальванически развязанные контакты)
	Проба и дренаж:	без давления
	Температура пробы:	10°-30 °C
	Замена реагентов:	каждые 3-4 недели в зависимости от интервала измерения
	Класс защиты корпуса:	IP55
	Питание:	12 В, преобразователь ~220/12В в комплекте
	Вес:	33 кг без реагентов
	Габариты:	800x450x300 мм (ВxШxГ)
Способ установки:	Стационарный анализатор	
Код на сайте:	7408	