

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

OxiTop

OxiTop

Image not found or type unknown

Главной частью измерительной системы OxiTop для определения БПК (биологическое потребление кислорода) является манометрический датчик. Образец исследуемой воды помещается в склянку БПК и закрывается крышкой со встроенным датчиком. Склянка устанавливается на автоматическую магнитную мешалку с запрограммированным циклом перемешивания, входящую в комплект поставки, и помещается в термостат. Через определенные промежутки времени показания, пересчитанные на уровень биологического потребления кислорода, вносятся в память датчика и снимаются пользователем только в последний день измерений. Датчики -IS имеют память на 5 единиц измерения, светодиодный дисплей и диапазон измерений в 40 единиц (1 единица = 3.55 hPa). Датчики -C имеют память на 360 значений и диапазон измерений от 500 до 1350 hPa. Программирование, сбор и обработка данных осуществляется при помощи пульта ОС 100, способного контролировать до сотни склянок БПК одновременно. Имеется два варианта систем: на 6 и на 12 склянок.

- предельная простота
- мобильность
- точность и воспроизводимость показаний

- отсутствие ртути содержащих датчиков
- цифровой дисплей (-IS) или дистанционный пульт обработки данных (-Control)
- выполнение измерений в соответствии со стандартным методом DIN 38409 часть 52
- широкий измерительный диапазон с индикацией выхода за пределы диапазона
- наличие функции AutoTemp - передовой способ контроля температуры обеспечивает автоматическое начало измерений при оптимальной температуре
- совершенная схема перемешивания - не нуждается ни в каком обслуживании
- автоматическая установка нуля при начале измерений
- встроенная память для хранения результатов 5-дневных измерений и, как следствие, отсутствие необходимости ежедневных замеров
- возможность проведения анализов в выходные дни (автоматическое хранение данных)
- питание от батарей, ресурс работы которых составляет 2 года.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	WTW
Область применения:	Анализ почвы и донных отложений / Оборудование для водоканалов / Молочная промышленность / Очистные сооружения / Сточная вода / Экология
Размер:	Настольный
Память:	Логгер
Измеряемый параметр:	БПК
Технические характеристики:	Рекомендуемые комплекты OxiTop • БПК OxiTop® IS 6 / IS 12 OxiTop® Control 6 / 12 • Респирация почв OxiTop® Control B6M / B6 • OECD / Аэробные задачи OxiTop® Control A6 / A12 OxiTop® Control S6 / S12 • Определение биогаза OxiTop® Control AN 6 / AN 12 • Микробиологические задачи OxiTop® Control AN 6 / AN 12 OxiTop® Control A6 / A12

Код на сайте: 5978

Для полевых работ: Нет